

Productveiligheidsinformatie

Platformweegschaal KERN IXC 100K-2LM

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland

E-mail: info@kern-sohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 662439, 662427, 662426, 662424, 662421, 662419, 662411, 662407, 662402, 662395, 662393, 662390, 662378, 662375, 662373, 662370, 662369, 662359, 662354, 662346

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond staat voor nauwkeurige metingen.
- Overbelast de weegschaal niet; overschrijd de maximale draagvermogens niet (let op de verschillende maximale draagvermogens: 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg).
- Zorg ervoor dat de weegschalen voor gebruik gekalibreerd en onderhouden zijn.
- Vermijd contact met vloeistoffen en gebruik de weegschaal niet in een vochtige omgeving om elektrische schade te voorkomen.
- Gebruikers moeten de weegschaal voorzichtig behandelen om schokken en schade te voorkomen en moeten de weegschaal beschermen tegen sterke magnetische velden en temperaturen.
- Houd de weegschaal schoon, vooral het weegoppervlak, voor nauwkeurigheid en een lange levensduur.
- Bewaar de weegschalen in een droge omgeving en bescherm ze tegen extreme temperaturen.
- Niet geschikt voor kinderen of voor spelen zonder toezicht door kinderen; de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften moeten tijdens het gebruik in acht worden genomen.
- Gebruikers moeten alle veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en het maximale laadvermogen niet overschrijden om letsel te voorkomen.
- Gebruik de weegschaal alleen binnen het ondersteunde weegbereik.
- Schakel het apparaat na gebruik uit of haal de stekker uit het stopcontact en gebruik het alleen met accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.