

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos Q-CLASSIC-90, Flügeltüren, B 1193 x T 615 x H 1953 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461725, 461724, 461723, 461722, 461721, 461720, 461719

Sicherheitshinweise:

- Nur für die Lagerung von gefährlichen Stoffen geeignet. Missbrauch kann zu gefährlichen Situationen führen. Verwenden Sie den Schrank nicht für andere als die vorgesehenen chemischen Produkte und nur für den Innenbereich.
- Flügeltüren und Feuerbeständigkeit (F90) beachten. Nur für die Aufbewahrung von aggressiven Chemikalien, Giftstoffen und entzündlichen Flüssigkeiten gemäß GHS-Kategorien 1-3 geeignet. Flügeltüren stets geschlossen halten, Zugangsschutz durch Profilzylinderschloss sicherstellen.
- Erstickungsgefahr: Halten Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Vorsicht beim Umgang mit aggressiven Chemikalien und Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Explosionsgefährdung: Der Schrank muss an ein technisches Abluftsystem angeschlossen werden. Bereitstellen eines technischen Abluftsystems, um Explosionsrisiken zu minimieren. Abluftanschluss: 75 mm. Regelmäßige Überprüfung des Be- und Entlüftungssystems durchführen.
- Sicherstellen, dass der Schrank immer ordnungsgemäß verschlossen ist. Zugang zu technischen Datenblättern der gelagerten Chemikalien sicherstellen.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Schranks auf Schäden oder Verschleiß durchführen. Sicherheitsdatenblätter (SDB) der gelagerten Stoffe beachten. Brandschutzmaßnahmen und -vorkehrungen beachten und einhalten.
- Der Schrank ist für eine maximale Traglast pro Fachboden von 75 kg ausgelegt. Nicht übermäßig schwere Gegenstände auf die Fachböden stellen.
- Der Schrank muss auf einem stabilen, ebenen Untergrund stehen.
- Im Falle von Leckagen sofort geeignete Maßnahmen ergreifen. Regelmäßig auf Dichtheit der Bodenauffangwanne prüfen.
- Die Verwendung des Schranks ist nur für autorisierte Personen gestattet. Einschränkungen bei der Nutzung durch ungeschulte Personen beachten. Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Produkt nicht im Freien benutzen und nur für den Innenbereich geeignet. Vor dem Öffnen des Schranks auf einen ständigen Luftwechsel achten.