

# Produktsicherheitsinformationen

## Sicherheitsschrank Typ 30 asecos Q-CLASSIC-30, Flügeltür, Anschlag links/rechts, B 564 x T 620 x H 1947 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 462229, 462228, 462227, 462226, 462225, 462224, 462223, 462222, 462221, 462220, 462219, 462218, 462217, 462216

### Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass der Sicherheitsschrank ordnungsgemäß montiert, verankert und stabil aufgestellt ist, um Umkippen zu vermeiden.
- Einhaltung der geltenden Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter für die Lagerung von gefährlichen Chemikalien und Stoffen sicherstellen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit gelagerten Stoffen.
- Die Tür des Schrankes nicht ungesichert lassen und stets mit einem Profilzylinderschloss verschließen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Der Schrank muss an einem gut belüfteten Ort aufgestellt und an ein technisches Abluftsystem angeschlossen sein, um Dämpfe und mögliche Explosionsgefahr zu vermeiden.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Be- und Entlüftungssystems sowie der Dichtheit der Auffangwanne durchführen.
- Maximale Traglast der Fachböden nicht überschreiten: beachten Sie die Belastungsgrenze von 75 kg pro Fachboden.
- Nur für die sichere Aufbewahrung von GHS-Kategorien 1-3 entzündbaren, giftigen, oder aggressiven Flüssigkeiten verwenden.
- Der Schrank sollte nicht in der Nähe von Zündquellen, Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung stehen.
- Feuerhemmend (F30), jedoch nicht feuerfest: Vor direkter Zündung und hohen Temperaturen schützen.
- Chemikalien und Stoffe nur für den vorgesehenen Gebrauch und in Übereinstimmung mit den Sicherheitsdatenblättern lagern.
- Nach Gebrauch Hände gründlich reinigen, um chemische Rückstände zu vermeiden.
- Regelmäßige Kontrolle des integrierten Be- und Entlüftungssystems erforderlich, sicherstellen, dass Abluftanschlüsse nicht blockiert sind.
- Zugang zum Schrank nur für autorisierte Personen gewähren.
- Vor der Verwendung die Anleitung und Sicherheitshinweise genau lesen und befolgen.