

# Produktsicherheitsinformationen

## Chemikalienschrank asecos CS-CLASSIC-F, Flügeltüren, B 1055 x T 520 x H 1950 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 462967, 462966, 462965, 462964, 462963, 462962, 462961, 462960, 462959, 462958, 462957, 462956, 462955, 462954

### Sicherheitshinweise:

- Sichere Aufbewahrung von Gefahrstoffen gemäß den geltenden Vorschriften gewährleisten.
- Chemikalien nur in dafür geeigneten Behältern und im vorgesehenen Innenraum des Schrankes aufbewahren.
- Explosionsschutzmaßnahmen durch Anschluss an ein technisches Abluftsystem sicherstellen.
- Zugang zu Gefahrstoffen nur für geschultes Personal gestatten und Schrank immer abgeschlossen halten.
- Zylinderschloss korrekt verwenden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion des Chemikalienschrankes, Be- und Entlüftungssystems, sowie der Schließmechanismen sicherstellen.
- Achten Sie darauf, dass der Schrank ordnungsgemäß erdet wird, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Schrank in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird, um die Sicherheit bei der Lagerung gefährlicher Chemikalien zu gewährleisten.
- Tragfähigkeit der Fachböden beachten, max. Belastung: 100 kg, und Bodenauffangwanne regelmäßig auf Dichtheit prüfen.
- Entzündbare Flüssigkeiten und giftige Chemikalien gemäß GHS-Kategorien 1-3 sicher lagern.
- Nicht im Freien oder in direkter Sonneinstrahlung verwenden. Nur im Innenbereich benutzen.
- Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und sich an Notfallprozeduren halten.