

Informations sur la sécurité du produit

Armoire à produits chimiques, porte battante avec découpe de verre, 2 bacs extractibles, I. 1055 x P 520 x H 1105 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132113, 132112, 132111, 132110, 132109, 132108, 132107

Instructions de sécurité:

- Stockage sûr de liquides polluants, non inflammables et de substances toxiques conformément aux réglementations en vigueur. Ne convient pas pour les liquides inflammables.
- L'armoire doit être contrôlée régulièrement pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée, qu'elle ne présente pas de fuites ou de rouille.
- Avant toute utilisation, s'assurer que l'enceinte est correctement installée, que toutes les fonctions de sécurité fonctionnent et que le manuel d'utilisation a été lu.
- La ventilation ne doit pas être entravée. Raccorder une ventilation technique si nécessaire afin d'éviter une surpression ou des vapeurs dangereuses.
- Ne pas surcharger l'armoire ou l'utiliser de manière inappropriée afin d'éviter une surcharge et d'éventuels accidents.
- Fermer l'armoire de manière sûre à l'aide d'une serrure cylindrique afin d'empêcher tout accès non autorisé. Garder les portes fermées.
- N'utiliser le produit que dans des zones bien ventilées. Ne pas bloquer les grilles d'aération afin de garantir une ventilation naturelle.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner un risque d'accident chimique. Respectez les instructions pour une utilisation et une élimination sûres des matériaux dangereux.
- Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent être fournies de manière claire et compréhensible. Uniquement pour un usage professionnel, ne convient pas aux ménages privés.
- Veillez à ce que les bacs de rétention et les étagères réglables en hauteur soient intacts et solidement fixés.
- Choisir un emplacement approprié, à l'abri des rayons directs du soleil et de l'humidité.
- En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'armoire, contacter immédiatement le fabricant.
- Pour plus de sécurité, le produit doit être de couleur jaune de sécurité et l'équipement de protection doit être porté lors de la manipulation de substances potentiellement dangereuses.