

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos S-PHOENIX-90, porte pliante avec système d'arrêt de porte, arrêt à gauche/droite, L 596 x P 749 x H 1968 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 462484, 462483, 462482, 462481

Instructions de sécurité:

- L'armoire ne peut être utilisée qu'à l'intérieur.
- Assurez-vous que les produits chimiques agressifs, les substances toxiques et les liquides inflammables sont stockés en toute sécurité. L'armoire est adaptée aux produits chimiques toxiques et agressifs, aux liquides inflammables et aux substances dangereuses pour l'eau.
- L'armoire de sécurité doit être fermée et sécurisée par une serrure à cylindre profilé afin d'empêcher tout accès non autorisé.
- Consultez toujours les fiches de données de sécurité et suivez les précautions de sécurité lors de la manipulation des produits chimiques stockés.
- Utilisez un équipement de protection approprié lorsque vous manipulez des substances dangereuses.
- Un système technique d'évacuation de l'air est nécessaire. Le bon fonctionnement des systèmes d'aération et de ventilation doit être vérifié régulièrement.
- L'armoire doit être montée sur une base stable et être régulièrement contrôlée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée.
- Gardez l'armoire hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Suivez attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.
- L'inspection de l'étanchéité et de la propreté des extracteurs et des bacs de rétention est nécessaire.